

Mueller Hinton agar uten hesteblood

Mueller Hinton II agar uten hesteblood

Sluttkontroll utført:

DATO	SIGN

1 MEDIETS ANVENDELSESOMRÅDE

Hovedsakelig resistens og E-test.

2 UTSTYR, HJELPEMIDLER

3 PROSEDYRE

Produksjonsnr. _____ Dato: _____ Produsert mengde: _____

	Ingredienser	Rom nr.	Vekt 5 l	Vekt 8 l	Sign
I) Vei inn	Mueller Hinton agar BD 211438	U 334	190 g	304 g	
	Renset vann		5 l	8 l	

	Tilbredes i Mediaclaven.
	Velg passende program, 121°C i 15 min.
Fordeling	Når Mediaclaven er ferdig, tappes i 9 cm skåler.
Fordeling/skåler med 5% hesteblood	Hvis rekvirenten ønsker små skåler med blood, skal det tilsettes 5% defibrinert hesteblood etter at Mediaclaven er ferdig. Tappes i Mediajet på vanlig måte.

Utbytte:

Skåler	Rør	Flasker

4 PROSESSKONTROLL

4.1 Testing av produktet:

Sterilitetskontroll: 10-15 stk. i 1 døgn i inkubator

Funksjonskontroll: gjøres ikke av substratlab.

4.2 Kontroller/referansemateriale (FH-Ba xxxx)

4.3 Dokumentasjon av gjennomført prosedyre.

Mueller Hinton agar uten hesteblood

Spesielle hendelser i prosedyren noteres, dateres og signeres her.

5 LAGRING OG HOLDBARHET

Merkes med: MH, dato,. Holdbar 8 uker uten blod

Holdbar 4 uker med blod

Oppbevaring: U 447 eller til rekvirent hvis den er bestillingvare

Kopi av arbeidskort: MH uten blod: kopi til Referanselaboratoriet.

MH med blod: kopi og 7 skåler til test til Generell bakt.

6 FEILKILDER

Feil innveing, glemme blod

7 LITTERATURREFERANSER