

LB- buljong

LB- buljong (Luria Broth)

Sluttkontroll utført:

DATO	SIGN

1 ANVENDELSESOMRÅDE

DNA- laboratoriet

2 UTSTYR, HJELPEMIDLER

3 PROSEDYRE

Produksjonsnr. _____ **Dato:** _____ **Produsert mengde:** _____

Mål/vei inn: Ingredienser	Produsent	Katalognr.	Rom nr.	Mengde	Mengde	Batch nr.	Sign
Luria Broth*	Sigma	L3522	U334	25 g			
Renset vann				1 liter			

* Boksen tilhører DNA- laboratoriet.

	Tilberedning	Sign
Blanding	Stoffet løses i vann.	
Fordeling	Fordeles etter ønske.	
Autoklav	Autoklaveres i 121 °C i 15 minutter.	

4 KONTROLL

1.1 Testing av produktet etter tillaging

Utseende:-
pH:-
Sterilitetskontroll:
Funksjonskontroll: Gjøres ikke av substratlab.

4.2 Anmerkninger

Spesielle hendelser i prosedyren noteres, dateres og signeres her.

5 LAGRING OG HOLDBARHET

Merkes med: Navn, produksjonsnr., produksjonsdato.

Kopi av arbeidskort: Nei

Oppbevaring (etterlagring):

6 FEILKILDER

7 LITTERATURREFERANSER

Plass for etikett-mal