

LB- agar (Luria Agar)

Sluttkontroll utført:

DATO	SIGN

1 ANVENDELSESOMRÅDE

Beredskap

2 UTSTYR, HJELPEMIDLER

3 PROSEDYRE

Produksjonsnr. _____ Dato: _____ Produsert mengde: _____

Mål/vei inn: Ingredienser	Produsent	Katalognr.	Rom nr.	Mengde	Mengde	Batch nr.	Sign
Luria Agar*	Sigma	L-3147	U334	40 g			
Renset vann				1 liter			

* Boksen tilhører Beredskap.

	Tilberedning	Sign
Blanding	Mål inn renset vann i en kjele/flaske. Tilsett agaren. Kok til alt er løst.	
Autoklav	Autoklaveres ved 121 °C i 15 minutter.	
Fordeling	Avkjøles til ca 45 °C. Tappes for hånd i blanke petriskåler á 9 cm, 25 ml i hver. Overflaten brennes av med gassflamme.	

Utbytte:

Skåler	Rør	Flasker

4 KONTROLL

4.1 *Testing av produktet etter tillaging*

Utseende: -

pH: -

Sterilitetskontroll: Ca. 5-10 skåler i 37 °C i et døgn.

Funksjonskontroll: Gjøres ikke av substratlab.

4.2 *Anmerkninger*

Spesielle hendelser i prosedyren noteres, dateres og signeres her.

5 LAGRING OG HOLDBARHET

Merkes med: Navn, produksjonsnr., produksjonsdato. Holdbar: 2 mnd.

Kopi av arbeidskort: Nei

Oppbevaring (etterlagring): Bestillingsvare.

6 FEILKILDER

7 LITTERATURREFERANSER

Plass for etikett-mal