

**Tris buffered saline (TBS) Tris/HCL-
buffer 0,05 M (50 mM) med 0,15 M NaCl,
pH 7,5 ved 23 C**

Tris buffered saline (TBS)

Tris/HCL- buffer 0,05 M (50 mM) med 0,15 M NaCl

pH 7,5 ved 23 °C

Sluttkontroll utført:

DATO	SIGN

1 ANVENDELSESOMRÅDE

2 UTSTYR, HJELPEMIDLER

3 PROSEDYRE

Produksjonsnr. _____ Dato: _____ Produsert mengde: _____

Mål/vei inn: Ingredienser	Helse- og miljøfare	Produsent	Katalognr.	Rom nr.	Mengde	Batch nr.	Sign
Tris (hydroksymetyl) aminometan= Tris ultrapure	Irriterende	Applichem	A1086	U334	302,85 g		
Natriumklorid purum Ph.Eur.		Applichem	A1371	U334	438,3 g		
Saltsyre 37 % p.a.	Etsende	Applichem	A0625	U334- skap	210,27 g		
Renset vann, opp til					50 liter		

	Tilberedning	Sign
Blanding	Tørrstoffene løses etter tur i vann ved omrøring. Syren veies inn på en tarert EM- kolbe av passende størrelse- Husk VERNEUTSTYR! (avtrekk, ansikts skjerm, hansker og plastforkle) Buffring med HCl, 5M (ca. 1 ml) til ønsket pH- verdi ved angitt temperatur. Mål pH verdi før du tilsetter HCl, 5M. Fyll etter med vann opp til 50 liter og bland godt om.	
pH-måling	pH 7,5 ved 23 °C	
Osmolalitet	365 mOsm/ kg ± 15	
Fordeling	Fordeles i 5- liters flasker	
Autoklav	-	

Godkjent av: ULDA

Arbeidsbeskrivelse

07AR-13-263

Versjon: 3.0

Gyldig: 07.01.16 - 26.08.20

**Tris buffered saline (TBS) Tris/HCL-
buffer 0,05 M (50 mM) med 0,15 M NaCl,
pH 7,5 ved 23 C**

4 KONTROLL

4.1 Testing av produktet etter tillaging

Utseende:-

pH:-

Sterilitetskontroll:

Funksjonskontroll: Gjøres ikke av Substratlaboratoriet.

4.2 Anmerkninger

Spesielle hendelser i prosedyren noteres, dateres og signeres her.

5 LAGRING OG HOLDBARHET

Merkes med: Tris buffered saline (TBS)

Tris/ HCl- buffer 0,05 mM med 0,15 M NaCl

pH 7,5 ved 23 °C

Ikke steril

Produksjonsnummer

Produksjonsdato

Kopi av arbeidskort: -

Oppbevaring (etterlagring):

6 FEILKILDER

7 LITTERATURREFERANSER

Plass for etikett-mal