

CLAT agar

Mengde:	Produksjonsnr.:	Dato:	Godkjent:
Utbytte	Skåler:	Rør: ia	Flasker: ia

1. Bruksområde

Neisseriaspecies, haemophilus

2. Ingredienser

Mål/vei inn	Produsent	Katalognr.	Batch nr.	Helsefare	Rom nr.	Mengde	Sign
I) Colombia agar base	OXOID	CM 0331		ia	U334	78 g	
Renset vann				ia	-	2 liter	
II) defibrinert hesteblood	TCS	HB035		ia	Kjøleskap 10266	100 ml	
III) Vitox (en flaske pulver + en flaske væske)	OXOID	SR0090A eller SR0090H		ia	Kjøleskap 10266	4 stk SR0090A eller 1 stk SR0090H	
IIII) LCAT antibiotikasuppl: Lincomycin 2.0 mg, Colistin sulphate 12.0 mg Amphotericin B 2.0 mg Trimethoprim lactate 13.0 mg	OXOID	SR0095H eller SR0095B		ia	Kjøleskap 10266	1 fl (SR0095H) løst i ca. 10 ml sterilt vann eller 4 fl (SR0095B) hver løst i ca. 5 ml sterilt vann	

3. Prosedyre

	Tilberedning	Instr. Reg.nr.	Sign
Blanding	Klargjør Mediaclaven etter bruksanvisning. Velg program «CHOCOLAT AGAR» som er tilpasset denne type agar. Tilsett agar sammen med rensset vannet i Mediaclaven. Sett på programmet.	10712	
Tilsetting	Når Mediaclaven er klar for tilsetning av blod (ved 70 °C) gjøres dette gjennom sort hull. Trykk deretter continue på displayet. Da fortsetter prosessen. Når Mediaclaven er ferdig og kjølt ned til ca. 42 °C tilsettes VITOX og LCAT gjennom sort hull (ved 42 °C).	-	
pH-måling	ia	-	-
Osmolaritet	ia	-	-
Fordeling	Bruk Mediajet til fordeling. Agaren tappes i GRØNNE 9 cm petriskåler á 25 ml.	6306	
Sterilisering	Filtrering: ia	Autoklaving: ia	Agarkoker: se under blanding

CLAT agar

4. Anmerkninger/rutiner

Det er hensiktsmessig å lager Sjokolade skåler sammen med CLAT skåler.

NB! Hvis man skal lage bare CLAT- skåler- dvs. med antibiotika, tilsetter man IIII samtidig som man tilsetter III. Men hvis man skal lage både Sjokoladeagar og CLAT samtidig, må man først tappe Sjokolade skåler. Og så tilsette CLAT før man begynner å tappe CLAT skåler. Her er det viktig at man regner riktig antallskåler for hver liter. Se under tilberedning!

5. Prosedyrekontroll/merking

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
pH	ia	-	-
Visuell inspeksjon	Melkesjokolade		
Sterilkontroll	ia	-	-
Osmolaritet	ia	-	-
Mengde pr. enhet	25 ml, ≥ 4 mm		
Holdbarhet	4 uker	ia	
Etikett	CLAT, produksjonsnr., dato, utløpsdato	ia	
Pakking	Pakkes i plastpose.		
Oppbevaring	Kjølig	ia	
Kopi av arbeidsskjema	Legges ved produktet.	ia	

6. Referanse

7. Plass for utskrifter og etiketter