

Godkjent av: SAAM

Arbeidsskjema

604-FE-AS-011

Versjon: 3.0

Gyldig fra: 05.05.20

Mueller Hinton fastidious (MH-F) m/5% defibrinert hesteblood og 20 mg/l β -NAD

Mengde:	Produksjonsnr.:	Dato:	Godkjent:
Utbytte	Skåler :	Rør: ia	Flasker: ia

1. Bruksområde

Hovedsakelig resistens- og E- test

2. Ingredienser

Mål/vei inn	Produsent	Katalognr.	Batch nr.	Helse-fare	Rom nr.	Mengde	Sign
I) Mueller Hinton agar	BD	211438		ia	U334	190 g	
Renset vann						5 liter	
II) Defibrinert hesteblood	TCS	HB035		ia	U335 Reg.nr. 10266	250 ml	
III) Hjelpeløsning 20 mg/ ml β -NAD	Egen	604-FE-AS -012		ia	Frysetorget Reg.nr. 10644	2 X 2,5 ml	

3. Prosedyre

	Tilberedning	Instr. Reg.nr.	Sign
Blanding	Tilsett agaren i målt rensed vann i Mediaclaven. Velg passende program, 121°C i 15 min.	10712	
Tilsetting	Når Mediaclaven er ferdig, tilsettes hestebloodet (II) og 20 mg/l β -NAD (III).	ia	
pH-måling	ia	-	-
Osmolaritet	ia	-	-
Fordeling	Agaren tappes i petriskåler 14 cm á 60 ml. Velg DOSING program.	6306	
Sterilisering	Filtrering: ia	Autoklaving: ia	Agarkoker: se under «Blanding»

4. Anmerkninger/rutiner

Pleier å ha hjelpeløsning (20 mg/ml β -NAD) i kombiskap reg.nr. 10644, Frysetorget. Hvis vi ikke har den, må man lage det etter oppskrift 604-FE-AS-012.

**Mueller Hinton fastidious (MH-F) m/5%
defibrinert hesteblood og 20 mg/l β -NAD**

5. Prosedyrekontroll/merking

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
pH	ia	-	-
Visuell inspeksjon	Lyserøde blodskåler		
Sterilkontroll	7 skåler i 37 °C i ett døgn		
Osmolaritet	ia	-	-
Mengde pr. enhet	60 ml, $\geq$ 4mm		
Holdbarhet	4 uker	ia	-
Etikett	MH-F, produksjonsnr., dato, utløpsdato	ia	-
Pakking	Skålene pakkes i plastposer.	-	
Oppbevaring	Kjølig	-	
Kopi av arbeidsskjema	Legges ved produktet	-	

6. Referanse

OXOID manual

7. Plass for utskrifter og etiketter