

Hesteserum med 5% Inositol

Gyldig fra: 08.05.20

Mengde:	Produksjonsnr.:	Dato:	Godkjent:
Utbytte	Skåler : ia	Rør: ia	Flasker:

1. Bruksområde

Frysetørring

2. Ingredienser

Mål/vei inn	Produsent	Katalognr.	Batch nr.	Helsefare	Rom nr.	Mengde	Sign
Hesteserum, inaktivert	div.			ia	Frysetorget Fryser	100 ml	
Inositol	Alfa Aesar	J62886.18		ia	U334	5 g	

3. Prosedyre

	Tilberedning	Instr. Reg.nr.	Sign
Blanding	Ta fram hesteserum fra fryser. Det tar ca. 3-4 timer å tine. Dersom serumet ikke er inaktivert, settes flasken i vannbad ved 56 °C i 1 time (rom U237). Mål opp ønsket mengde og tilsett Inositol. Det er fint om man løser Inositol direkte i den originale flasken som hesteserumet er i.	4788	
Tilsetning	ia	-	
pH-måling	ia	-	
Osmolaritet	ia	-	
Fordeling	Etter behov fra rekvirent. Vanligvis i 50 eller 100 ml sterile flasker.	10230	
Sterilisering	Filtrering: Ved hjelp av vakuumpump gjennom vacuap.	Autoklaving: ia	Agarkoker: ia

4. Anmerkninger/rutiner**NB!** Steriliseres før tapping i flasker.

Hesteserum med 5% Inositol

Gyldig fra: 08.05.20

5. Prosedyrekontroll/merking

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
pH	ia	-	-
Visuell inspeksjon	Lys gul væske		
Sterilkontroll	Hele batchen i 37 °C i 1-2 døgn.		
Osmolaritet	ia	-	-
Mengde pr. enhet	Etter behov fra rekvirenten.	-	
Holdbarhet	Står på Hesteserum flasken.	-	
Etikett	Hesteserum med 5 % Inositol, produksjonsnr., Dato og holdbarhetsdato	ia	
Pakking	I flasker eller rør	-	
Oppbevaring	Kjølig	-	
Kopi av arbeidsskjema	Legges ved produktet		

6. Referanse

7. Plass for utskrifter og etiketter